

*Gnistsikre!*

## BRUKSANVISNING LIEBHERR MEDISINKJØLESKAP



- FKEX 1800
- FKEX 2600
- FKEX 3600


**Liebherr medisinkjøleskap er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.**

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

#### VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer. Emballasjen skal leveres til gjenvinning etter stedlige regler.

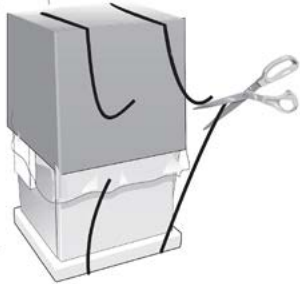


#### FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!**

Skapets typeskilt er plassert på innsiden av skapets venstre side. Kontroller at skapets spenning stemmer med det stedlige. Skapet koples til 10A jordet stikkontakt. 230V/1/50Hz.

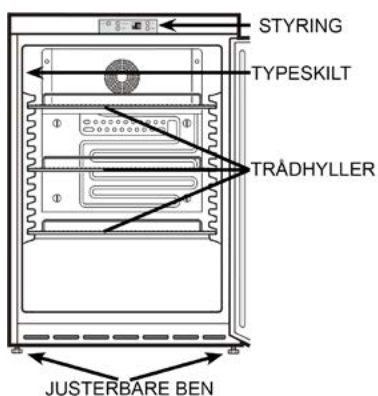


#### IGANGSETTING

Sett støpslet i en stikkontakt. Dersom termostaten står på "0" er skapet avslått. Benytt en mynt og vri medurs til "3,5" og skapet vil starte.

Termostaten kan stilles mellom 1 og 7. Justerer man med urviseren blir skapet kaldere, mot urviseren varmere. Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med varer.

#### AVRIMING

Skapet har automatisk avriming. Under fordampere er det et oppsamlingskar av tinevannet som må tømmes ved behov.

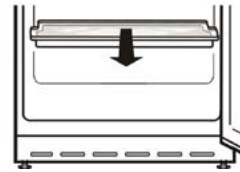

#### RENGJØRING


Bruk en mynt og vri termostaten mot urviseren til termostaten står på 0. Trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunken vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende, etsende effekt eller som lager riper.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN AV SKAPET!**

#### OMHENGSLING

- Skru av nedre hengsle "1"
- Løft døren i fra karmen i bunnen og ta av døren
- Flytt hengslepinne "2" over i det andre hullet i nedre hengsle "1"
- Flytt øvre hengslepinne "3" over på motsatt side
- Flytt håndtak og plugger til de andre hullene på samme side
- Flytt deksel "6" over på motsatt side
- Flytt låsehake "4" og plugger "5" over på motsatt side
- Snu døren 180° og sett døren på plass i øvre hengslepinne "3"
- Tre nedre hengslepinne "2" og hengsle "1" inn døren. Skru inn skruene, men ikke trekk dem til.
- Juster døren slik at den ligger an mot karmen og er rett både vertikalt og horisontalt.
- Trekk til skruene

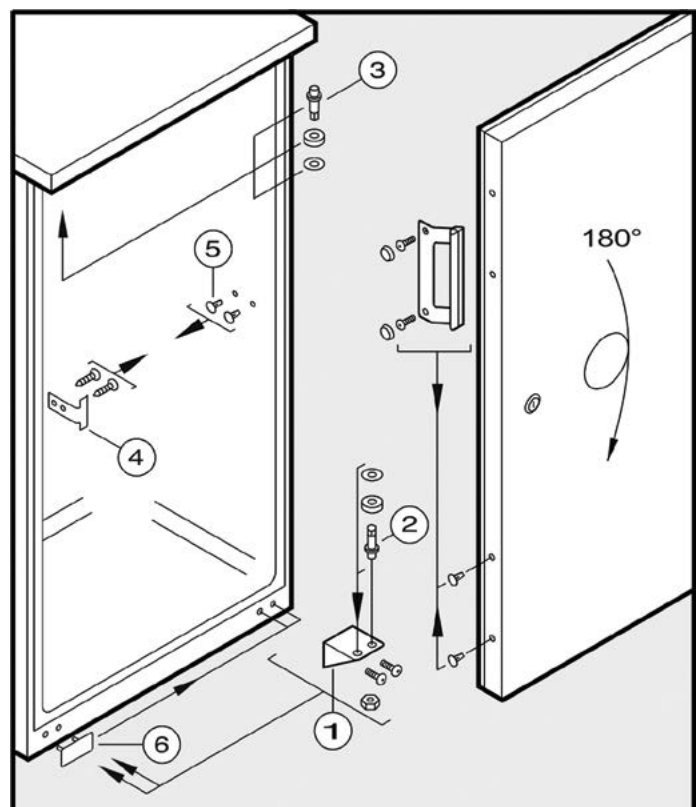


## JEVNIG VEDLIKEHOLD SOM BESØRGES AV BRUKER

### RENGJØRING


Bruk en mynt og vri termostaten mot urviseren til termostaten står på 0. Trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende, etsende effekt eller som lager riper.

Bruk ikke rennende vann under rengjøringen. Vann kan renne ned i de elektriske komponentene

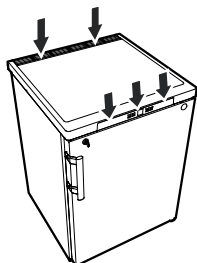


Rengjør skapets kondensator og kompressor med en støvsuger påmontert en myk børste

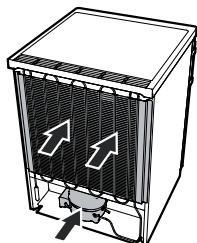

Ved innvendig rengjøring av skapet, påse at typeskiltet ikke blir skadet. Ved feil må alltid servicenummer oppgis.

Rengjør dreneringshullet for avrimingsvannet med en bomullspinne.

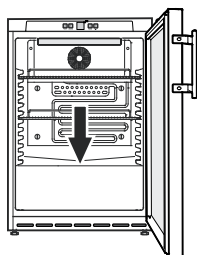

### ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

### GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover  $\pm 5\%$ , tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

**Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter følges:**

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

**Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.**

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

### SERVICE UNDER GARANTITIDEN

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

*Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!*