

Gnistsikre!

BRUKSANVISNING LIEBHERR MEDISINKJØLESKAP



- **LKexv 1800**
- **LKexv 2600**
- **LKexv 3600**


Liebherr medisinkjøleskap er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer. Emballasjen skal leveres til gjenvinning etter stedlige regler.

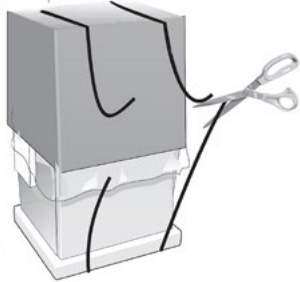

FØR IGANGSETTING


Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

Skapets typeskilt er plassert på innsiden av skapets venstre side. Kontroller at skapets spenning stemmer med det stedlige. Skapet koples til 10A jordet stikkontakt. 230V/1/50Hz.


IGANGSETTING

Sett støpslet i en stikkontakt. Dersom termostaten står på "0" er skapet avslått. Benytt en mynt og vri medurs til ca. midten av skalaen og skapet vil starte.

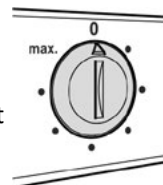

Termostaten kan stilles mellom 0 og Maks. Justerer man med urviseren blir skapet kaldere, mot urviseren varmere.

Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med varer.

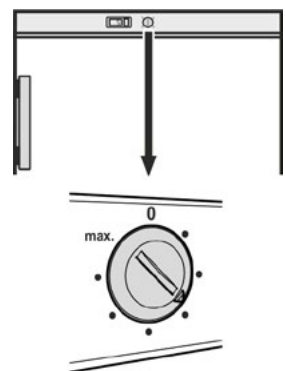


AVRIMING

Skapet har automatisk avriming.

1: Avrimingsvannet går til et kar under fordamperen. Kontroller karet jevnlig om det behøver å tømmes.

Trekk karet rett ut for å tømme det.

2: Man kan sette et ekstra kar som vist på tegningen for å slippe å tømme karet.

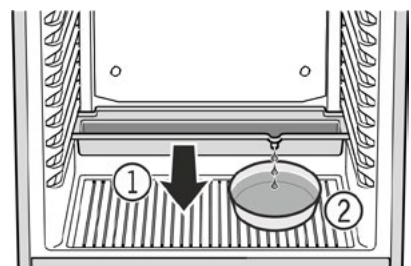

NB!

Vær oppmerksom på at støv på viftebladene kan skape gnister.


Legg ikke støvete produkter i skapet.

Støvsug luftinnsuget til fordamperviften en gang per måned.


Liebherr LKexv er sertifisert i henhold til ATEX 95

• Direktiv ATEX 94/9 EC

• Produsert i samsvar med Zone II na for gasser

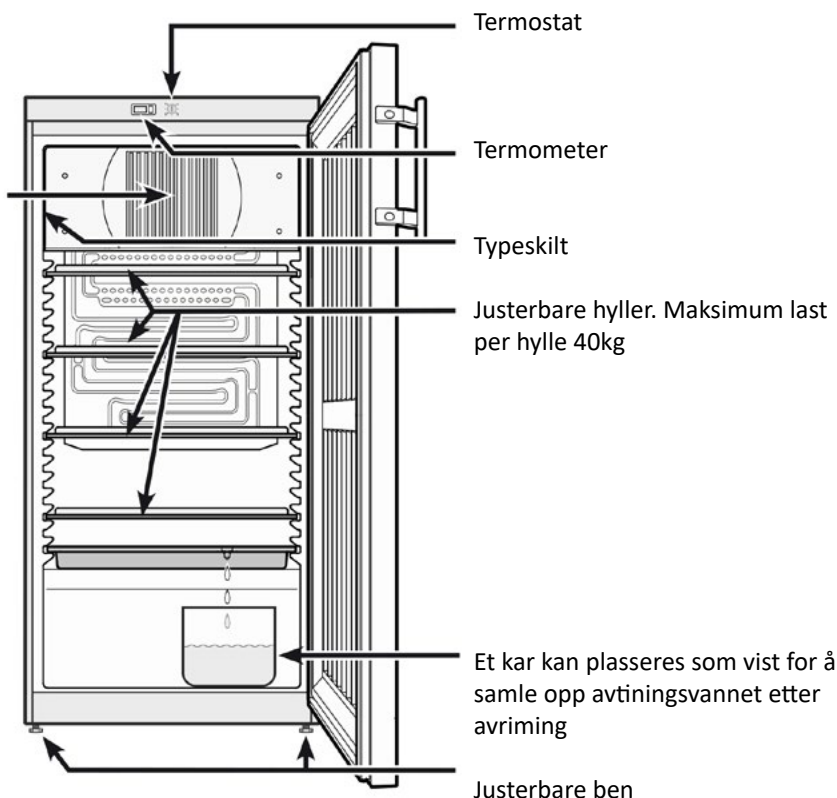

TERMOMETER

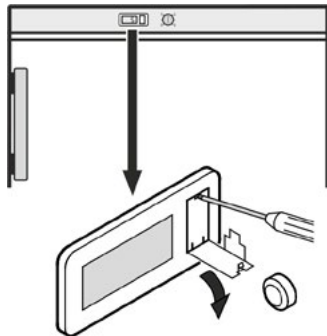


Termometeret har et batteri som tidvis må skiftes.

Åpne dekslet foran batteriet med en liten skrutrekker.

Erstatt batteriet med et nytt. Batteriet kan kjøpes på de steder som forhandler batterier.

Dersom **Er** eller **HH** vises i displayet betyr det at det er en feil med termometeret og det må byttes.


DØRLÅS

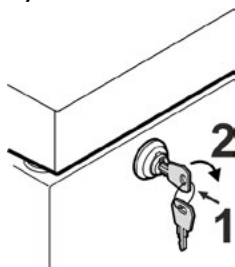

Døren låses ved å vri nøkkelen 90° medurs.

Låses opp ved å vri nøkkelen 90° moturs.

VENTILASJON PLASSERING

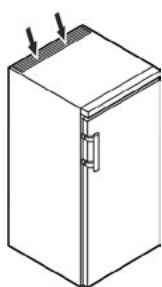

Skapets ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes.

I henhold til EN 378 normene må produkter med R600 som kuldemedium plasseres i rom hvor det er minst 1m³ rom per 8g fylling. Dette for å hindre eksplosjonsfare ved en eventuell lekkase.

Fyllemengden står på skapets typeskilt.

Skapet er ikke beregnet til å lagre medisiner som er i henhold til DIN 58345.

Skapet er ikke beregnet for lagring av blodposer hvor lagringen er i henhold til DIN 58371.

RENGJØRING


Skapet bør rengjøres minst 2 ganger i året.

Bruk en mynt og vri termostaten mot urviseren til termostaten står på 0. Trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lun-kent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende, etsende effekt eller som lager riper. Eller som inneholder alkoholer.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN AV SKAPET!

Rengjør skapets kondensator og kompressor med en støvsuger påmontert en myk børste

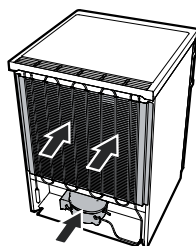

Ved innvendig rengjøring av skapet, påse at typeskiltet ikke blir skadet. Ved feil må alltid servicenummer oppgis.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.


Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN


Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!


OMHENGSLING

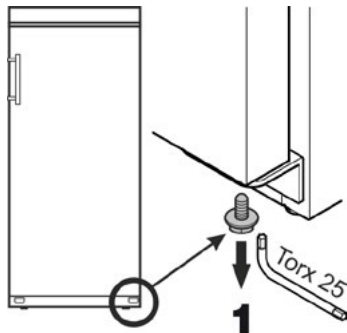

1: Skru ut skruen i nedre hengsle

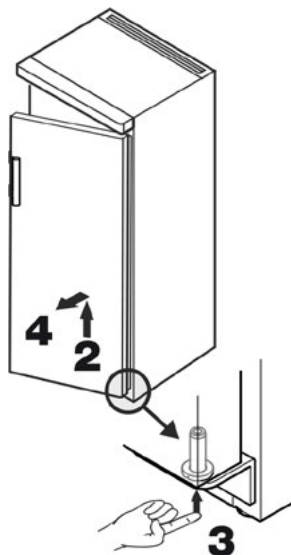


2: Åpne døren ca. 45° og løft oppover.
3: Dytt pinnen oppover ved hjelp fingertuppen.
4: Løft nedre del av døren framover og fjern døren ved å flytte den nedover.

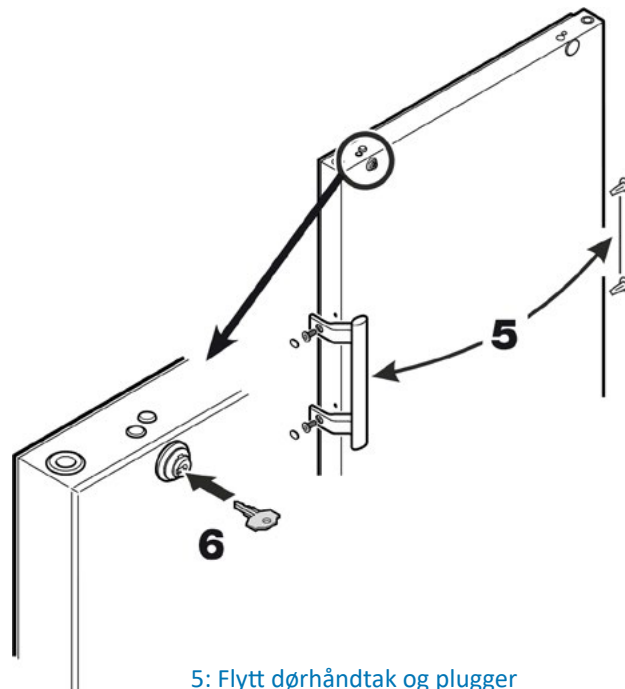


5: Flytt dørhåndtak og plugger over på motsatt side


6: Sett inn nøkkelen

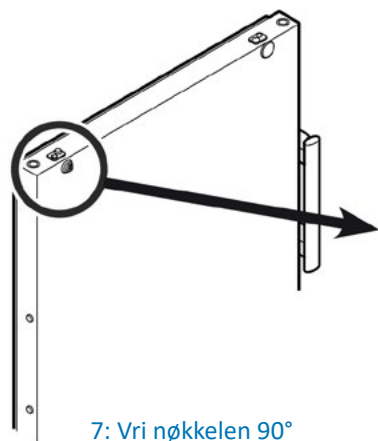


7: Vri nøkkelen 90° medurs

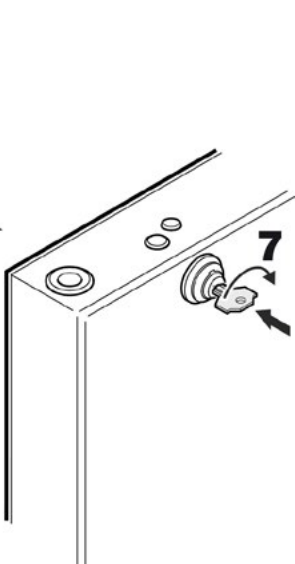


8: Fjern plasthetten
9: Skru ut skruen

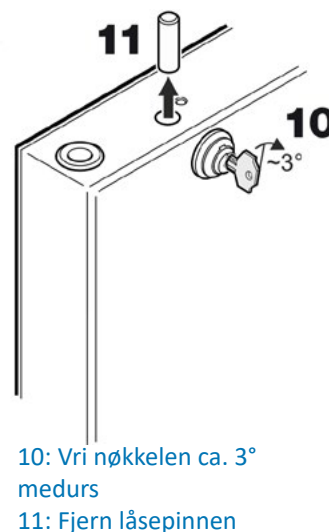


10: Vri nøkkelen ca. 3° medurs
11: Fjern låsepinnen

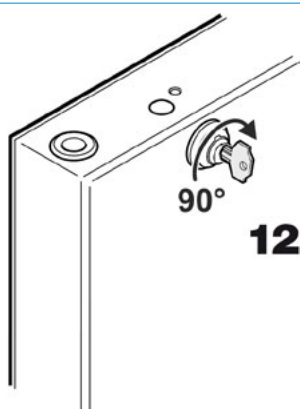

12: Vri låsesylinderen 90° medurs



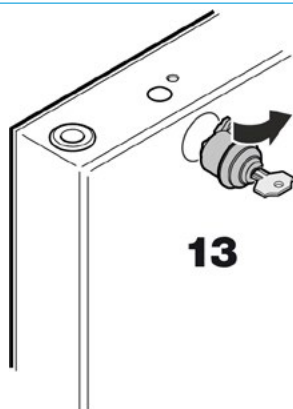


13: Fjern låsesylinderen

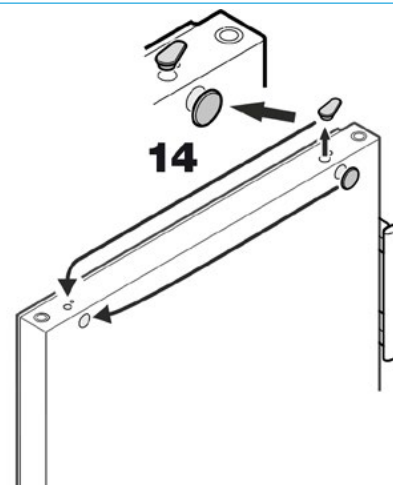


14: Flytt plastproppene over på motsatt side


OMHENGSLING

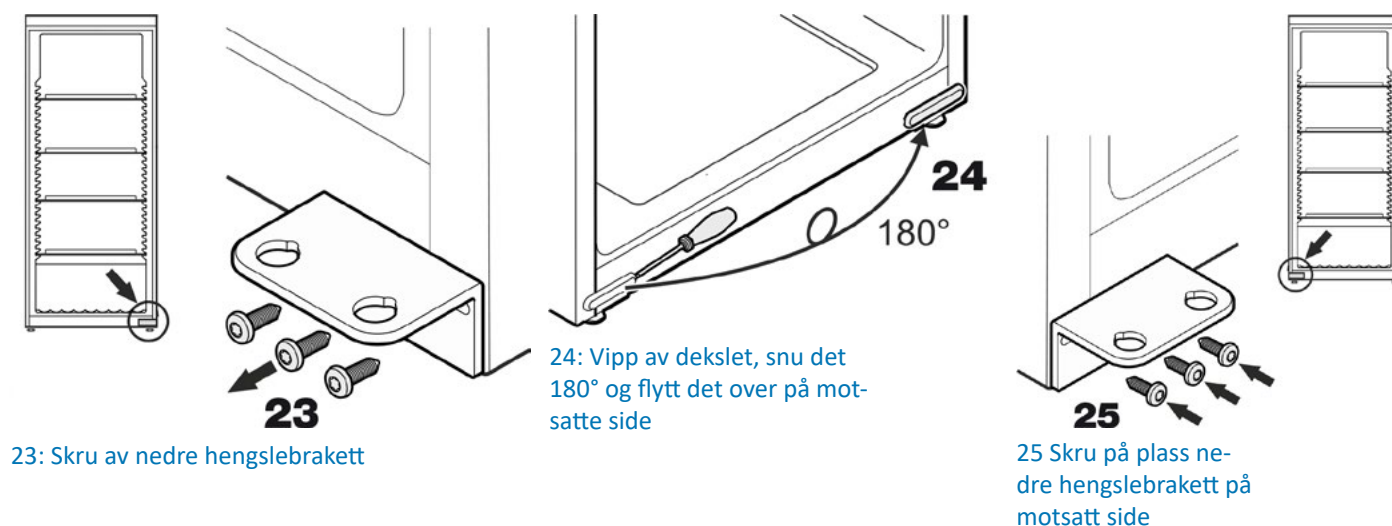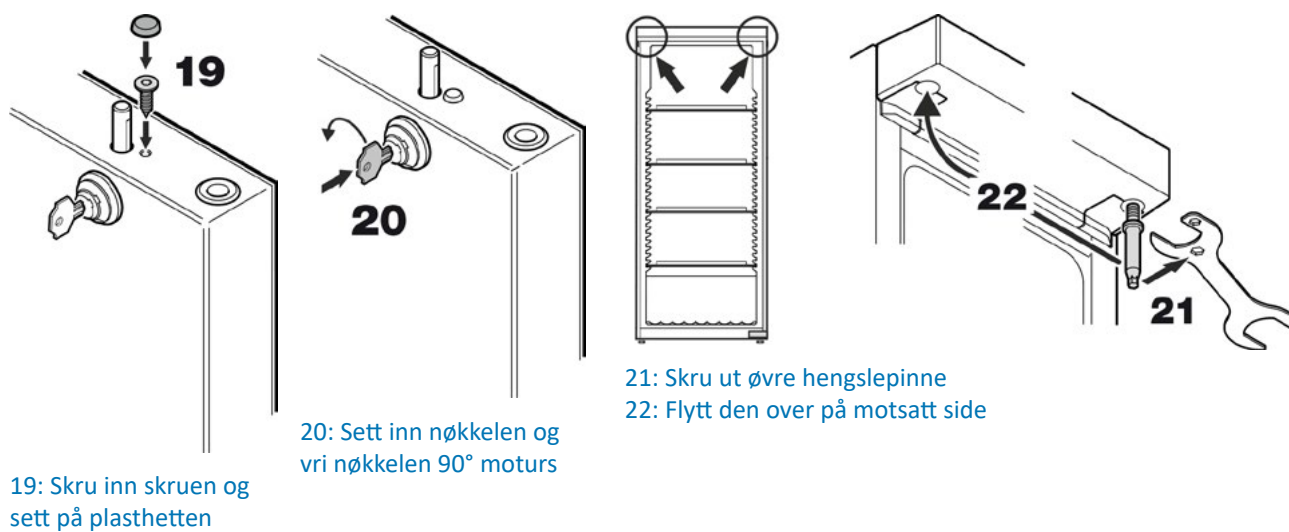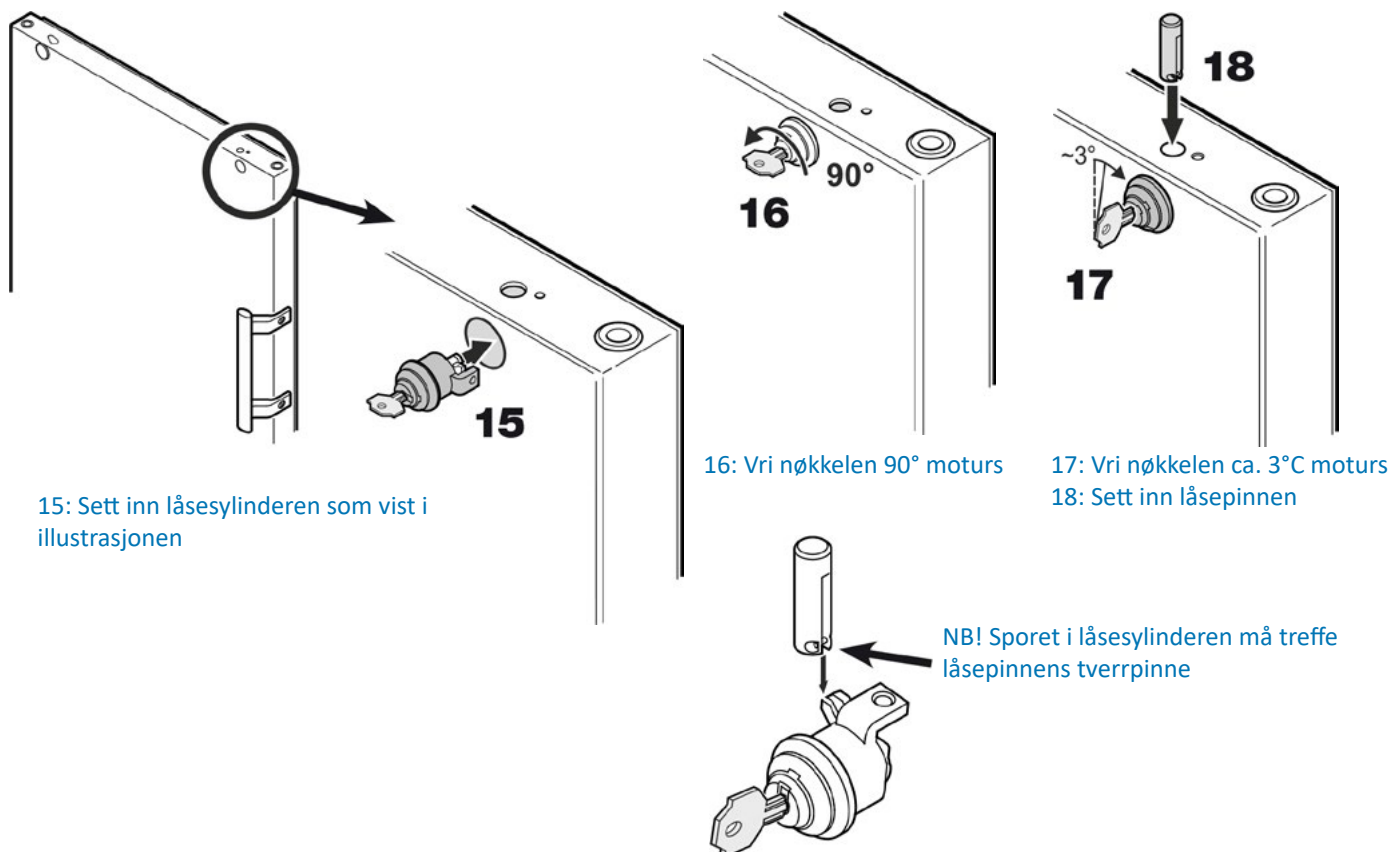

OMHENGSLING

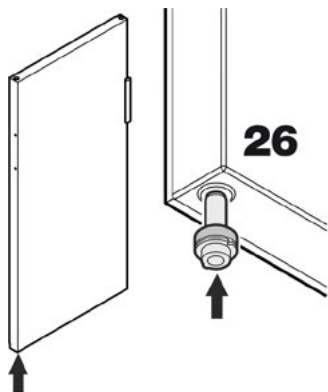


26: Sett på plass hengsle hylsen i døren

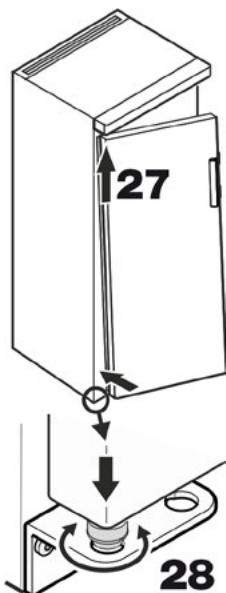


27: Plasser døren i øvre hengslepinne som vist på illustrasjonen. Løft døren så høyt den går og før nedre del av døren over nedre hengsle brakett.



28: Senk døren slik at hengsle hylsen treffer hullet.

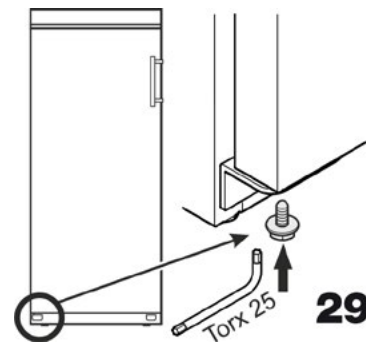

29: Skru på plass nedre hengslepinne

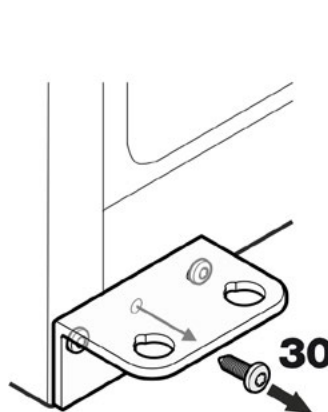

30: Fjern midtre skrue da den ikke lenger har noen funksjon

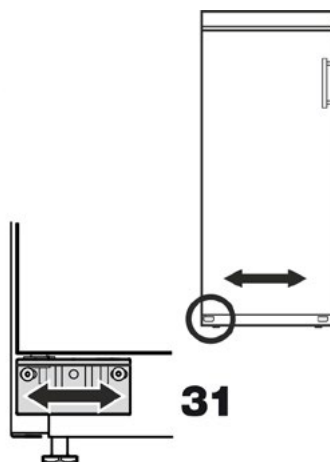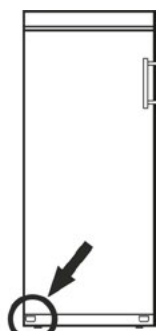

31: Juster hengslet slik at døren flukter og trekk til skruene